

快速瑞氏-姬姆萨染色试剂盒

产品货号：R23768

产品规格：1 kit

产品简介：

该试剂盒是经过修改的瑞氏-姬姆萨染色试剂盒，用于快速测定。普遍用于血涂片和骨髓细胞染色，组分是曙红Y，亚甲蓝和天青B。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
组分A：瑞氏-姬姆萨染色液	100mL	室温，避光
组分B：磷酸缓冲液	100mL	室温

操作步骤：

1. 瑞氏-姬姆萨染色工作液配制：瑞氏-姬姆萨染色液（组分A）和磷酸缓冲液（组分B）按 1：1 混合，混匀，备用。
2. 根据常规方法制备血涂片或骨髓涂片。
3. 血涂片干燥后，用甲醇固定涂片 1~5 分钟。
4. 滴加适量的瑞氏-姬姆萨染色工作液覆盖整个涂片，室温下孵育 5~10 分钟。
注意：最佳的染色时间根据实际情况而定。
5. 用蒸馏洗涤细胞后风，干血涂片。
6. 显微镜下观察分析。

保存条件：

室温，有效期12个月



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com