

## 细胞回收液(10×)

产品货号: T13818

产品规格: 25ml

### 产品简介:

细胞回收液可以回收在水凝胶内培养的细胞,用于下游的蛋白分析。该溶液不含任何酶成分,可以在不影响细胞活性情况下,溶解水凝胶,无需酶消化或长时间高温孵育,可5min内快速的从水凝胶系统上高效率地回收类器官/细胞。

### 产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
细胞回收液(10×)	25ml	2-8°C

注: 1. 本产品常温运输,请在收到后尽快按产品的储存要求转移至相应温度。  
2. 请在开封后六个月内使用完本产品。

### 产品应用:

溶解水凝胶,回收细胞。

### 操作步骤:

#### 试剂准备步骤:

细胞工作液(1×): 使用4°C PBS (1×)将细胞回收液(10×)稀释成细胞工作液(1×)。

#### 水凝胶溶胶步骤:

全部步骤皆于无菌操作台内操作,操作步骤如下:

- 3D 细胞培养形成后,小心将培养基吸取移除,并用 PBS (1×)进行清洗。将 PBS 吸取移除,并添加 1mL 预冷的细胞工作液(1×)盖过胶滴于室温反应 5min。
- 用移液枪温和吹打,直到水凝胶完全溶解。
- 将含有细胞球体的溶液吸取到离心管,以 250g 离心 5min,移除上清液体并收集沉淀细胞球体做后续实验分析。

保存: 2-8°C, 有效期1年。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com