

FastBlue蛋白快速染色液

产品货号: R23721

产品规格: 500ml

产品介绍:

FastBlue蛋白染色液是以考马斯亮蓝G-250为主要成分, 采用新配方配制。可用于SDS-PAGE或非变性PAGE胶的快速染色。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
FastBlue蛋白快速染色液	500ml	2-8°C

使用说明:

1. 将电泳后的PAGE胶取下放入塑料容器中, 用适量蒸馏水漂洗一下。
2. 加入适量染色液, 以刚刚盖过胶面为宜, 条带1-2分钟即可见。
3. 摇床上常温摇动10-15分钟, 观察结果。(以上为0.75mm厚度, 10×10cm凝胶染色步骤)

注意事项:

1. 使用方法中的各种参数仅针对面积8×10cm或10×10cm, 厚度0.75mm的凝胶, 如果使用更大面积或更厚的凝胶, 请加入更多的染色液并延长染色的时间。
2. 常规染色所需的漂洗, 固定, 脱色步骤都无必要。
3. 本染色液可以重复利用1-2次, 敏感性会有轻微下降, 请延长染色时间。
4. 本染色液有轻微腐蚀性, 请戴手套操作。使用后, 请盖好瓶盖, 常温密封保存。

保存条件:

2-8°C保存, 1年有效, 如有少许沉淀, 请混匀后使用。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com