

## 单组份沉淀型TMB显色液（蓝紫色）

产品货号：T15426

产品规格：100ml/500ml/1000ml

### 产品简介：

乐业生物提供的单组份沉淀型TMB显色液具有稳定、灵敏、批间变异小等优势，系列底物提供深蓝色、蓝紫色、深绿色信号体系，供免疫印迹（Western Blot）、线性印迹（Line Blot）、点印迹（Dot Blot）试剂盒研发和生产灵活选用。pH值为4.5±0.5。

### 操作步骤(仅供参考):

本品为即用型底物，平衡至反应温度后使用。

#### Western blot 显色步骤：

1. 洗涤，HRP 酶标孵育后，PBST/TBST washing buffer 洗 3 次；
2. 显色，加入 1mL 底物，在 20-37°C 孵育一定时间，检测条带显色为蓝紫色；
3. 终止：在背景显色出现前，用 1.5mL 去离子水洗涤 2-3 次终止显色；
4. 读数：肉眼判读或仪器拍照分析灰度值。

### 注意事项：

1. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
2. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

### 保存条件：

2-8°C，避光保存，有效期12个月。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com